



SuperFrost® Plus Gebrauchsanweisung

- 2 bis 5 Mikron dicke Gewebeschnitte auf einem vorgesetzten destillierten Wasserbad schwimmen lassen. Keine Haftstoffe oder sonstige Lösungen in das Wasserbad geben. Dank der Vorbehandlung des SuperFrost® /Plus Objektträgers sind diese Stoffe nicht mehr erforderlich. (Anmerkung: Sie können das destillierte Wasser auch durch Leitungswasser ersetzen. Falls Sie dadurch jedoch Gewebeschnitte verlieren, sollten Sie nur destilliertes Wasser verwenden.)
- Bringen Sie Ihre Gewebeschnitte vorsichtig auf. Die Gewebebindung erfolgt rasch auf den SuperFrost® /Plus Objektträgern.
- Die Objektträger vertikal abtropfen und bei Raumtemperatur vollständig trocknen lassen, bevor sie in einem Ofen erhitzt werden.



thermoscientific.com

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.

Slides & Specialty Glass

Thermo Fisher Scientific
Gerhard Menzel B.V. & Co. KG
Saarbrückener Straße 248
38116 Braunschweig, Germany

Tel. +49 (0) 531 59 00 80
Fax +49 (0) 531 50 97 99
menzel.marketing@thermofisher.com

Thermo
SCIENTIFIC

A Thermo Fisher Scientific Brand